

DNA-Safer Saliva Tube

(唾液 DNA 保存管)

简介

DNASafer™ Saliva Tube 含有一种安全型的唾液 DNA 保护剂。它能快速裂解唾液细胞，使核酸酶失活，保护 DNA 不发生降解。唾液样品只需简单地浸泡到试剂中，可以室温(25°C)保存 6 个月以上，或-20°C/-80°C 长期保存。DNA-Safer™ Saliva Tube 适合于保存 2ml 唾液样品。

组成

产品成分	TD03-10	TD03-50	TD03-200
保存吸塑盒	10 个	50 个	200 个
唾液采集头 (配 5ml 管)	10 个	50 个	200 个
5ml 保存管 (含 2ml 保存液)	10 个	50 个	200 个

*: 每管含有 2ml 保存液(DNASafer Saliva Tube)。

保存条件

室温保存。

注意事项

- 提供唾液者，在取样前至少一个小时不能吃，喝或进行口腔清洁。
- 提供唾液者直接把唾液吐到瓶子或管子，但不要咳嗽到粘液或痰液。

使用方法

1. 让用户直接吐出约 1.5~2ml 唾液至 5ml 离心管中。
2. 去除唾液采集头。
3. 打开保存液的盖子，把全部保存液转入含唾液的保存管中。
4. 盖紧盖子，颠倒混匀 5-10 次。
5. 贴上标签或条码。
6. 样品可在室温保存 6 个月以上，其 DNA 不会发生降解。