

DNA-Safer Swab Tube

(拭子 DNA 保存管)

简介

DNA-Safer™ Swab Tube 含有一种安全型的 DNA 保护剂。它能快速裂解唾液细胞，使核酸酶失活，保护 DNA 不发生降解。采样拭子只需简单地浸泡到试剂中，可以室温(25°C)保存 1-3 个月以上，或-20°C/-80°C 长期保存。

组成

产品成分	TD09-10	TD09-50	TD09-200
2ml 螺口保存管*	10 个	50 个	200 个
采集拭子	10 个	50 个	200 个

*: 每管含有 0.5ml 唾液 DNA 保存液 (R4831)。

保存条件

室温保存。

注意事项

- 采样前请用清水漱口三次，以便清除口中食物残留。（请勿使用漱口水漱口）
- 在取样前 30 分钟，不要吃东西，吸烟，饮酒等
- 勿刮取口腔伤口部位。（如口腔溃疡处等）

使用方法

1. 撕开一次性口腔采样棉签包装袋上的封口纸，并从袋子中取出采样棉签，注意采样拭头不能接触口腔内壁以外其他物品，以免被污染。
2. 手持口腔采样棉签伸进口腔一侧，在内壁黏膜旋转 10-15 圈，然后再上下移动刮拭 5-10 次，力度适中，以紧贴口腔内壁黏膜为宜，确保采样拭头各处都能蘸取口腔黏膜脱落细胞；按照同样方法，在口腔内壁另一侧进行采集。
3. 采集完成后，将采样棉签从口腔内取出，旋开保存管的盖子，把采样棉签插到管子内，在有折断标记的地方折断采样棉签手柄，盖上采样试管盖。
4. 贴上条形码贴于采样保存管上，颠倒混匀。
5. 样品可在室温保存 1-3 个月，其 DNA 不会发生降解。